

WB 专用转膜海绵垫(免滤纸) Foam Pads for Western Blot


本产品常温运输；常温下长期有效。

货号规格

OT102 70片

使用说明

1. 将海绵垫、凝胶和转印膜(PVDF膜需要先经甲醇活化)置于转膜缓冲液中平衡2 min左右；
2. 装配转膜装置(三明治结构)：以雅酶或Bio-Rad转印设备为例，打开转印夹，从负极(转印夹黑色一侧)开始依次铺上海绵垫、凝胶、转印膜，赶走胶与膜之间的气泡，再铺上另一张海绵垫，顺序如图：

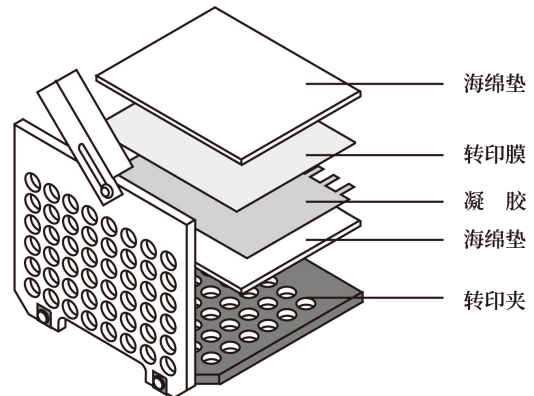

注意事项

1. 转膜结束后，请将海绵垫用清水冲洗干净，以备下次使用；
2. 海绵垫出现破损或明显变薄，请更换新的海绵垫；
3. 本产品仅供科研使用。

版本号：23A31